



## ПРОДЛИТЕ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕГО ДИСТИЛЛЯТОРА

### ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО



продлевает  
срок  
службы



предотвращает  
появление  
неисправностей



экономит  
бюджет  
на ремонт




улучшает  
качество  
дистиллята

### РАБОТЫ

1. Демонтаж крышки дистиллятора, оценка уровня загрязнения
2. Проведение химической мойки
3. Проверка качества очистки бойлера и удаление механического мусора из камеры
4. Промывка бойлера чистой водой
5. При необходимости повторная процедура мойки
6. Промывка камеры получения дистиллята дистиллированной водой
7. Оценка повреждений ТЭНа, термозащиты, датчика переполнения
8. Осмотр всех узлов прибора: клапанов, шлангов, электрической части
9. Сборка дистиллятора
10. Включение дистиллятора, производство нескольких литров дистиллята и слив его из камеры
11. Тестирование срабатывания датчика переполнения

**СТОИМОСТЬ**  
от 14 000 руб.

Данное предложение для  
дистилляторов GFL, PHS Aqua.  
Остальные модели – по запросу.

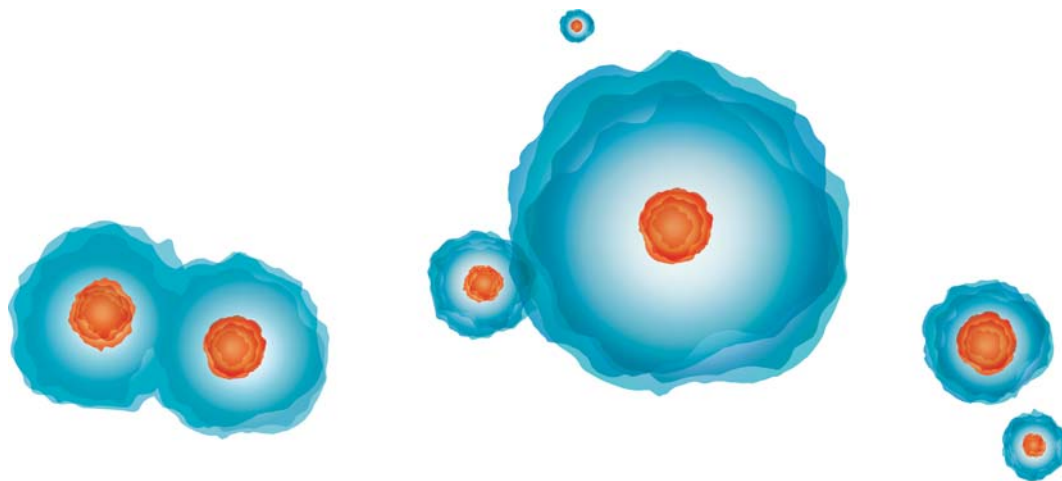

## ООО «КОМПАНИЯ ХЕЛИКОН»

### **Центральный офис:**

119234 Москва, Ленинские горы, МГУ,  
дом 1, строение 40,  
НИИ Физико-химической биологии  
им. А.Н. Белозерского,  
Лабораторный корпус «А»  
Тел. 8 800 770-71-21  
E-mail: mail@helicon.ru

### **Представительство в Сибирском регионе:**

630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, 28  
Тел. +7 (383) 207-84-85, novosibirsk@helicon.ru

### **Представительство в Северо-Западном Регионе:**

195220 г. Санкт-Петербург,  
ул. Гжатская д. 22 корп. 1  
Тел. +7 (812) 244-85-52, spb@helicon.ru

### **Представительство в Приволжском регионе:**

420107 г. Казань, ул. Университетская, д. 22, оф. 107  
Тел. +7 (843) 202-33-37, volga@helicon.ru

### **Представительство в Южном регионе:**

344116 г. Ростов-на-Дону,  
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а  
Тел. +7 (863) 294-87-66, rostov@helicon.ru

 Оформить заказ или разместить заявку на демонстрацию можно на сайте:

[www.helicon.ru](http://www.helicon.ru)