

Таблица химической устойчивости шприцов-наконечников Combitips advanced и ViscoTip



Химические вещества	Максимальная концентрация вещества в растворе	Устойчивость
Ацетон	-	Устойчивы в течение непродолжительного времени
Ацетонитрил	-	Устойчивы
Раствор аммиака	25%	Устойчивы
Хлорид цезия	-	Устойчивы
Хлороформ	-	Устойчивы в течение непродолжительного времени
Циклогексанон	-	Устойчивы
Дихлорметан	-	Устойчивы в течение непродолжительного времени
Диэтиловый эфир	-	Устойчивы в течение непродолжительного времени
DMSO	100%	Высока вероятность протечки
Уксусная кислота	96%	Устойчивы
Этилацетат	-	Устойчивы
Этанол	96%	Устойчивы
Формальдегид	37%	Устойчивы
Глицерин	86%	Устойчивы
Изоамиловый спирт	-	Устойчивы в течение непродолжительного времени
Изопропанол	-	Устойчивы
Метанол	-	Устойчивы
Минеральное масло	-	Устойчивы в течение непродолжительного времени
Гидроксид натрия	20%	Устойчивы
n-гексан	-	Устойчивы в течение непродолжительного времени
Керосин	-	Устойчивы в течение непродолжительного времени
Полиэтиленгликоль	50%	Устойчивы
Хлорная кислота	10%	Устойчивы
Петролейный эфир	-	Устойчивы в течение непродолжительного времени
Фенол	-	Устойчивы в течение непродолжительного времени
BSA	80 мг/мл	Устойчивы
Азотная кислота	65%	Устойчивы в течение непродолжительного времени
Соляная кислота	32%	Устойчивы
Серная кислота	96%	Устойчивы
Четыреххлористый углерод	-	Устойчивы в течение непродолжительного времени
Толуол	-	Устойчивы в течение непродолжительного времени
Трихлоруксусная кислота	100%	Устойчивы в течение непродолжительного времени
SDS	10%	Устойчивы
Ксилол	-	Устойчивы в течение непродолжительного времени



ООО «КОМПАНИЯ ХЕЛИКОН»

Центральный офис:
119234 Москва, Ленинские горы, МГУ,
дом 1, строение 40,
НИИ Физико-химической биологии
им. А.Н. Белозерского,
Лабораторный корпус «А»
Тел. 8 800 770-71-21
E-mail: mail@helicon.ru

Представительство в Сибирском регионе:
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, 28
Тел. +7 (383) 207-84-85, novosibirsk@helicon.ru

Представительство в Северо-Западном Регионе:
195220 г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская д. 22 корп. 1
Тел. +7 (812) 244-85-52, spb@helicon.ru

Представительство в Приволжском регионе:
420107 г. Казань, ул. Университетская, д. 22, оф. 107
Тел. +7 (843) 202-33-37, volga@helicon.ru

Представительство в Южном регионе:
344116 г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а
Тел. +7 (863) 294-87-66, rostov@helicon.ru

